



こま込めピペット

大型のガラス製スポイトである。目盛りはついているが、誤差は大きい。

- (1) ガラス本体を中指から小指の3本で持ち、キャップを親指と人差し指で操作する。
- (2) 適量吸い上げたらすぐに出せるように、取る容器と入れる容器を近くに置いて操作する。
- (3) キャップ側をピペットの先端より下げると、中の液体がキャップにはいるので、注意する。
- (4) 先端が欠けやすいので注意する。
- (5) 実験台上に直に置くと、先端が他の薬品等で汚染される可能性があるので、ピペット台(段ボール紙を蛇腹に折ったもので代用可)や、容器の上に転がらないように注意しておく。
- (6) 複数の薬品を同時に扱う場合は、ピペットやピペット台にも薬品名を書くなどして、取り違えないように注意する。

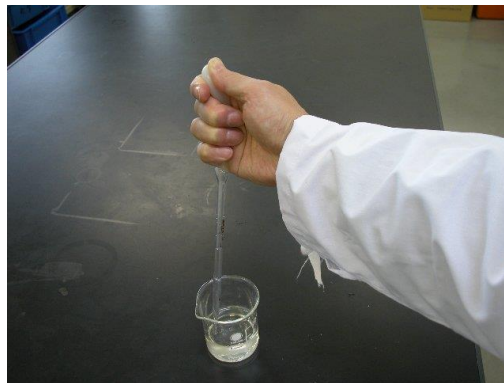

正しい持ち方

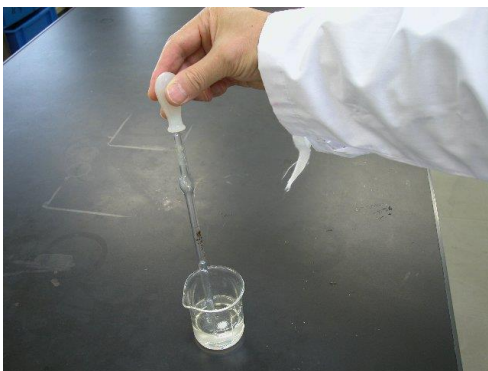

まちがった持ち方